



超音波清洗機注意事項

- 1、建議槽內加水到內槽凸痕上，尤其加熱時若水位太低則容易造成空燒，易損害加熱元件。
- 2、若因為槽內無水而加熱導致空燒而造成主機故障，此為人為因素造成並不受一年保固期的範圍。
- 3、保持儀器周邊的乾燥；盡量遠離易燃物，避免發生危險
- 4、請勿將水加熱至熱水後，又立刻倒掉換成冷水，瞬間冷卻易造成振盪子（TRANSDUCER）破裂或縮短壽命
- 5、清洗前一定要將樣品放置洗籃，避免振盪子（TRANSDUCER）破裂或縮短壽命
- 6、清洗槽建議使用 RO 逆滲透水，可延長不銹鋼槽體壽命
- 7、每次操作時間一小時內，超過需休息至少十分鐘以上再行操作。
- 8、發生故障請與工廠聯繫，若無法排除請寄至公司，進行後續安排維修處理。保固期內非人為因素造成，不予以收取維修費。

以上充份了解使用需知

使用人(採購人)：

日期：